

MH000-N013 使用说明

MH000-N013 为 MSC 无血清培养基 MH01 的特殊版本，包含双倍添加组分，本产品可支持植块法、消化法等多种方法的 MSC 原代分离，并可以维持 MSC 长时间及多次传代培养，同时能够较好地保持其表面标志物稳定。

| 操作方法

培养基的配制

1. 将 MSC 无血清培养基添加组分 MH01（每管 12 mL，共 24mL）室温放置 30-60 min 直至完全溶解，然后加入 500 mL MSC 无血清基础培养基 MH01 内，混合均匀后室温静置 5 min 即为 MSC 无血清扩增完全培养基。
2. MSC 扩增完全培养基配制后，可存储于 2-8℃ 环境，避免阳光直射、灯光照射与紫外照射，在冰箱储存建议使用有色包装袋，避免其他灯光照射，并在 2 周内使用完毕。

间充质干细胞培养

详情请见《MSC 无血清培养基 MH01（MH000-N01#）说明书》